

核酸提取仪 mypure96 plus 调试操作规程

1、目的


调试广州赛百纯生物科技有限公司全自动核酸提取仪（型号：mypure96 plus-192 通量），保证仪器正常使用，本操作规程适合 96、24、48 通量提取仪。

2、方法


2.1 打开仪器后，进入仪器“选项”界面



2.2 选择提取 1 调校，输入密码“50721968”，进入调试界面，选择“C”项目，将磁套放入一块 96 孔板中。如图转入提取板位的正下方点击开始。

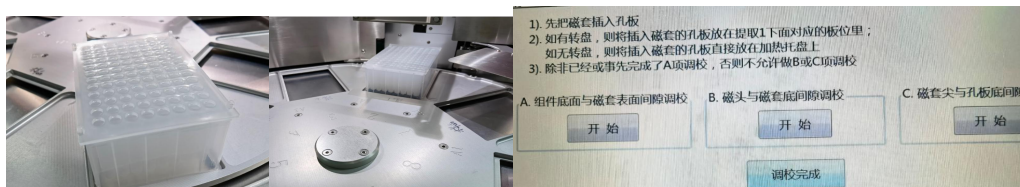

2.3 开始后计入界面：提议通过上移 0.1mm，下移 0.1mm 来调节磁套的深度。

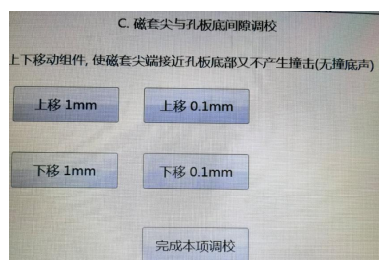

2.4 调节完成后，点击“完成本项调校”，最后点击“调校完成”。

2.5 提取 2 调校方法同样。调校完成后，关机重启仪器。即可完成仪器调试。